

ІНСТИТУТ КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
НАН УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Інституту
академік НАН України



**Інструкція
з охорони праці №8
При роботі з термостатом**

Інструкція з охорони праці

1. Загальні положення.

До роботи з термостатом допускаються особи, які вивчили інструкцію з експлуатації і інструкцію з охорони праці при роботі на даному приладі.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи перевірити електропроводку на відсутність можливих пошкоджень ізоляції та відсутність замикання на корпус сушильної шафи.

2.2. Якщо є ознаки замкнення електропроводки на корпус (пощипування при дотику до металевих частин), сушильну шафу необхідно виключити з електричної мережі.

2.3. Електроустаткування повинне бути встановлене стійко.

2.4. При наявності будь-яких несправностей та пошкоджень повідомити відповідальну особу.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Забороняється:

приступати до експлуатації сушильної шафи до навчання обслуговуючого персоналу відповідним правилам і положенням;

експлуатація несправної сушильної шафи;

залишати включеною шафу без нагляду;

вмикати шафу із знятим кожухом, несправним терморегулятором;

при включенні сушильну шафу одночасно торкатися холодильника та приладів, які мають натуральне заземлення (радіатори опалення, водопровідні крані, мийки та ін);

забороняється підключати сушильну шафу до мережі, якщо тумблер "МЕРЕЖА" установлений у включеному положенні;

включати сушильну шафу і працювати з нею, стоячи на вологій підлозі;

доторкатися вологими руками до включенного устаткування, протирати його мокрою ганчіркою.

3.2. При експлуатації сушильної шафи не доторкатися до корпусу при установці високих температур щоб уникнути опіку.

3.3. Необхідно відключати сушильну шафу від мережі: - при прибиранні ззовні та всередині; при волому прибиранні підлоги під термостатом та навколо.

3.4. Не висмикувати вилку за шнур.

3.5. При виявленні будь-якої несправності сушильну шафу терміново відключити від електромережі, сповістити відповідальну особу за безпечну експлуатацію. Викликати представника з обслуговуючої організації.

3.6. Перевірка, налагодження та ремонт сушильної шафи проводиться фахівцем.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи знеструмити жарову шафу.

4.2. Прибирання сушильної шафи проводити після знеструмлення.

4.3. Перед прибиранням жарової шафи потрібно зачекати поки вона охолоне до температури 35-40° С.

4.5. Після закінчення роботи перевірити справність електророзетки та ізоляції.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виникненні короткого замикання і пожежі негайно відключити сушильну шафу від електромережі.

5.2. Прийняти посильні заходи по усуненню аварійної ситуації.

5.3. При виникненні інших аварійних ситуацій, що загрожує життю, або здоров'ю працівника, або оточуючих негайно припинити роботу і повідомити керівника підрозділу.

5.4. При виникненні нещасного випадку необхідно надати першу (долікарську) медичну допомогу потерпілому, викликати медпрацівників, або направити постраждалого до мед закладу.

УЗГОДЖЕНО:

Провідний інженер
з охорони праці

Dhs

Овсяннікова Л.Г.